



## Antifade Mounting Medium

### 抗荧光衰减封片剂

#### 产品简介:

抗荧光淬灭封片液(Antifade Mounting Medium)是一种以高纯甘油为主要介质的,用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。

操作简单,在封片时用移液器滴一滴抗荧光淬灭封片液在样品上,盖上盖玻片即可完成操作。

#### 包装清单

编号	组分	规格
G3022	Antifade Mounting Medium	10ml
--	说明书	1份

#### 保存条件

-20℃保存,一年有效。

#### 注意事项

- 需自备盖玻片与载玻片。
- 荧光物质均易发生淬灭,染色后的样品宜避光保存。
- 在使用抗淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 使用说明:

##### 1.贴壁细胞样品:

- A. 染色完毕后,吸尽液体。
- B. 滴一滴抗荧光淬灭封片液于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触封片液,尽量避免气泡。
- C. 随后即可在荧光显微镜下观察细胞样品。

##### 2.组织切片:

- A. 染色完毕后,吸尽液体。
- B. 滴一滴抗荧光淬灭封片液于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。
- C. 随后即可在荧光显微镜下观察组织切片。

##### 3.其它样品:

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。